

糖原溶液（20mg/mL）

产品货号：T11349

产品规格：0.5ml

产品简介：

本产品是采用糖原配置，不含DNase和RNase，可以用作沉淀DNA或RNA的辅助沉淀剂，通常1 μ L本品可将pg级的DNA或RNA从1mL的溶液体系中沉淀出来。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
糖原溶液（20mg/mL）	0.5ml	-20℃

操作步骤：

- 在待沉淀的 DNA 或 RNA 样品中加入 1 μ L 糖原溶液(20mg/mL)，混匀；
注：对于特定实验操作，糖原的用量根据实际情况进行调整，一般不超过 4 μ L。
- 根据实验需要采用乙醇或其它方法沉淀 DNA 或 RNA；
- 加入乙醇等沉淀试剂，混匀，12000g，离心 10min，即可得到核酸和糖原的共沉淀物。
注：如果要求尽量沉淀完全，在加入乙醇等沉淀试剂并混匀后，可以-20℃ 或-80℃ 冻存数小时或过夜后再离心。

注意事项：

- 避免反复冻融，以免糖原效率下降；
- 仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内；
- 为了您的安全和健康，请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。

保存条件：

-20℃，1年有效



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com